

## Halbautomatischer Verdünnerhandgriff

- Mit 12 Verdünnern ausrüstbar (0,025 oder 0,050 ml)
- Aluminiumgehäuse
- Problemloses Abflammen der Verdünner
- Leichte Handhabung



Der Elektrohandgriff wird mit 12 kurzen Verdünnern ausgerüstet und besticht durch seine einfache Handhabung. Nur durch leichten Daumendruck zu bedienen, garantiert er optimale, reproduzierbare Verdünnungsreihen. Er ist stets einsetzbar, da er mit Netzladegerät versehen ist.

Für Labore, die bislang auf halbautomatische Verdünnungstechniken verzichten mussten, ist der Elektrohandgriff eine echte Alternative. Der Elektrohandgriff ist komplett aus einem Aluminium-Gehäuse hergestellt. Das Abflammen der Verdünner ist problemlos möglich.

### Ideal geeignet für Hämagglutinationsversuche!

Kat. Nr.	Beschreibung	VE
25-10-01	Elektrohandgriff, komplett mit Ablageständer und Netzgerät	1 Stück
25-22-00	Mikroverdünner 0,025 ml	12 Stück / Karton
25-23-00	Mikroverdünner 0,050 ml	12 Stück / Karton

\* Bei größeren Abnahmemengen (ab 5 Stück) machen wir Ihnen gerne ein kundenspezifisches Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen hierzu!

## Bedienungsanleitung

Bei diesem Verdünnnerhandgriff handelt es sich um ein akkubetriebenes Gerät. Vor Inbetriebnahme muss der Akku mittels des beiliegenden Ladegerätes ca. 12 Stunden geladen werden. Es empfiehlt sich eine Aufladung über Nacht, um morgens ein betriebsbereites Gerät vorzufinden.

### **Vor Gebrauch ist der Verdünnnerhandgriff vom Ladegerät zu trennen.**

Zum Einsetzen der einzelnen Verdünnner wird das dünnere Ende bis zum Anschlag in den Verdünnnerhalter des Handgriffs gesteckt. Anschließendes, leichtes Drehen des Verdünnners lässt diesen spürbar einrasten. Die Verdünnner haben nun einen Spielraum von ca. 2 cm in der Längsachse.

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit und kann mittels der schwarzen Taste am Handgriff gestartet werden.

### **Technische Daten**

Gerät: Verdünnnerhandgriff mit Akku, Ladegerät und Ablageständer  
Kat.Nr.: 25-10-01  
Ladezeit: ca. 12 Stunden  
Ladestrom: 28 mA  
Akku: 6 V/280 mA

### **Ersatzteile**

	<b>Kat. No.</b>
Ladegerät	25-09-01
Stecker für Ladegerät	25-09-02
Klinkenbuchse	25-09-03
Schalter	25-09-04
Motor	25-09-09
Akku	25-09-10
Diluterhalter	25-09-11
Haltefeder für Diluter	25-09-12

### **Zubehör**

	<b>Kat. No.</b>
Mikroverdünner 0,025 ml	25-22-00 (12 Stück / Karton)
Mikroverdünner 0,050 ml	25-23-00 (12 Stück / Karton)

