



TUNAIR™ Schüttelkolbensysteme



Die patentierten TUNAIR™ Systeme wurden insbesondere für Anwendungen in der Mikrobiologie und Biotechnologie entwickelt. Sie bestehen aus einem speziellen Polypropylen-Schüttelkolben (mit oder ohne Schikanen) mit zweiteiligem Deckel, der mit einem einfach zu tauschenden Filter ausgestattet werden kann. Die besondere Kolbenform und der luftdurchlässige Verschluss sorgen für eine erhöhte Verfügbarkeit von gelöstem Sauerstoff im Flüssignährmedium und garantieren dadurch optimale Wachstumsbedingungen und hohe Ausbeuten an aeroben Mikroorganismen, aber auch Säuger- und Pflanzenzellen.

Die TUNAIR™-Kolben sind als 300 ml und 2.500 ml Gefäße erhältlich, wobei das empfohlene Arbeitsvolumen für optimale Wachstumsbedingungen für die kleinen Kolben 100 ml und für die großen Kolben 1.000 ml beträgt. Beide Kolbengrößen sind in drei verschiedenen Schikane-Varianten verfügbar:



Ohne Schikane

- einfache Schüttelbewegung



Halb-Schikane Kolben
mit 2 Schikanen

- Wirbelbewegung



Voll-Schikane Kolben
mit 6 Schikanen

- Propellerbewegung

Die Filter für die TUNAIR™ Systeme besitzen eine Porengröße von 0,22 µm und sind als langlebige Silikonfilter bzw. als Dri-Gauze™-Filter aus Nitrocellulose (bis zu 10 - 12 Mal verwendbar) erhältlich. Beide Filterarten lassen sich autoklavieren. Dabei wird empfohlen, den Silikonfilter zum Autoklavieren im Deckel zu lassen, während der Dri-Gauze™-Filter sowohl separat als auch im Deckel autoklaviert werden kann.

Kat. Nr.	Beschreibung
SS-2001C	300 ml TUNAIR™ Kit , 12 x Schüttelkolben ohne Schikane, 12 x zweiteiliger Deckel, 15 x Dri-Gauze™ Filter
SS-2001S	300 ml TUNAIR™ Kit , 12 x Schüttelkolben ohne Schikane, 12 x zweiteiliger Deckel, 15 x Silikonfilter
SS-2002C	300 ml TUNAIR™ Kit , 12 x Schüttelkolben Halb-Schikane, 12 x zweiteiliger Deckel, 15 x Dri-Gauze™ Filter
SS-2002S	300 ml TUNAIR™ Kit , 12 x Schüttelkolben Halb-Schikane, 12 x zweiteiliger Deckel, 15 x Silikonfilter
SS-2003C	300 ml TUNAIR™ Kit , 12 x Schüttelkolben Voll-Schikane, 12 x zweiteiliger Deckel, 15 x Dri-Gauze™ Filter
SS-2003S	300 ml TUNAIR™ Kit , 12 x Schüttelkolben Voll-Schikane, 12 x zweiteiliger Deckel, 15 x Silikonfilter
SS-6001C	2.500 ml TUNAIR™ Kit , 4 x Schüttelkolben ohne Schikane, 4 x zweiteiliger Deckel, 5 x Dri-Gauze™ Filter
SS-6001S	2.500 ml TUNAIR™ Kit , 4 x Schüttelkolben ohne Schikane, 4 x zweiteiliger Deckel, 5 x Silikonfilter
SS-6002C	2.500 ml TUNAIR™ Kit , 4 x Schüttelkolben Halb-Schikane, 4 x zweiteiliger Deckel, 5 x Dri-Gauze™ Filter
SS-6002S	2.500 ml TUNAIR™ Kit , 4 x Schüttelkolben Halb-Schikane, 4 x zweiteiliger Deckel, 5 x Silikonfilter
SS-6003C	2.500 ml TUNAIR™ Kit , 4 x Schüttelkolben Voll-Schikane, 4 x zweiteiliger Deckel, 5 x Dri-Gauze™ Filter
SS-6003S	2.500 ml TUNAIR™ Kit , 4 x Schüttelkolben Voll-Schikane, 4 x zweiteiliger Deckel, 5 x Silikonfilter
SS-2011	1 x 300 ml TUNAIR™ Schüttelkolben , ohne Schikane
SS-2012	1 x 300 ml TUNAIR™ Schüttelkolben , Halb-Schikane
SS-2013	1 x 300 ml TUNAIR™ Schüttelkolben , Voll-Schikane
SS-4001	4 x 300 ml TUNAIR™ Schüttelkolben , ohne Schikane
SS-4002	4 x 300 ml TUNAIR™ Schüttelkolben , Halb-Schikane
SS-4003	4 x 300 ml TUNAIR™ Schüttelkolben , Voll-Schikane
SS-5011	1 x 2.500 ml TUNAIR™ Schüttelkolben , ohne Schikane
SS-5012	1 x 2.500 ml TUNAIR™ Schüttelkolben , Halb-Schikane
SS-5013	1 x 2.500 ml TUNAIR™ Schüttelkolben , Voll-Schikane
SS-8001	4 x 2.500 ml TUNAIR™ Schüttelkolben , ohne Schikane
SS-8002	4 x 2.500 ml TUNAIR™ Schüttelkolben , Halb-Schikane
SS-8003	4 x 2.500 ml TUNAIR™ Schüttelkolben , Voll-Schikane
SS-3014	1 x zweiteiliger Deckel für 300 ml TUNAIR™ Kolben , ohne Filter, verfügbare Farben rot, blau, grün oder gelb
SS-3015	1 x zweiteiliger Deckel für 2.500 ml TUNAIR™ Kolben , ohne Filter, verfügbare Farben rot, blau, grün oder gelb
SS-3016	5 x Silikonfilter für 300 ml TUNAIR™ Kolbendeckel (SS-3014)
SS-3018	5 x Dri-Gauze™ Filter für 300 ml TUNAIR™ Kolbendeckel (SS-3014)
SS-3017	5 x Silikonfilter für 2.500 ml TUNAIR™ Kolbendeckel (SS-3015)
SS-3019	5 x Dri-Gauze™ Filter für 2.500 ml TUNAIR™ Kolbendeckel (SS-3015)
SS-7001	TUNAIR™ Starter Kit , 1 x 2.500 ml Kolben Voll-Schikane mit Deckel und Silikonfilter, sowie 3 x 300 ml Kolben ohne Schikane, Halb-Schikane und Voll-Schikane mit Deckeln, 1 x Silikonfilter und 2 x Dri-Gauze™ Filter